

グリッドスティック染色法

● 染色処理の流れ

- グリッドの取付 (図 1 参照)
グリッドをグリッドスティックの粘着面に取り付ける。
- 酢酸ウラニル染色 (図 2 参照)
染色液の入ったスピッツにグリッドスティックを入れて染色処理する。
- 水洗 (図 3 参照)
蒸留水を入れたビーカーにグリッドスティックを入れて水洗を行う。
- 鉛染色 (図 2 参照)
酢酸ウラニル染色と同様に鉛染色液の入ったスピッツにグリッドスティックを入れて染色を行う。
- 水洗: (図 3 参照)
前記した水洗と同様にビーカー内で水洗作業を行う。
- グリッドの取り外し (図 4 参照)

グリッドスティックホルダーでグリッドスティックをしっかり押さえ、図 4 の様にグリッドをピンセットで挟みピンセットを真横に引く。

※ 電子染色作業が終了したら染色液はスタンドごと冷蔵庫で保管します。

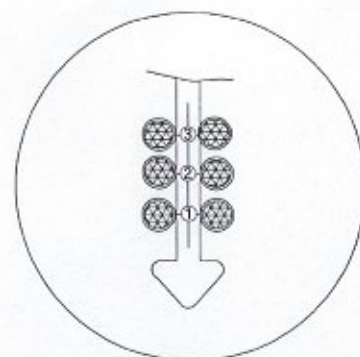


図 1
グリッドの取付

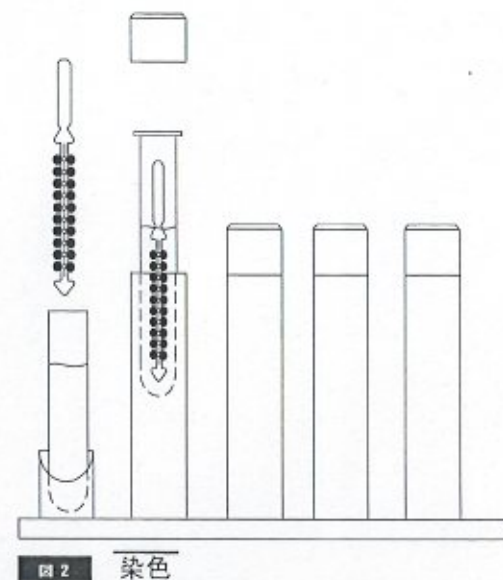


図 2
染色

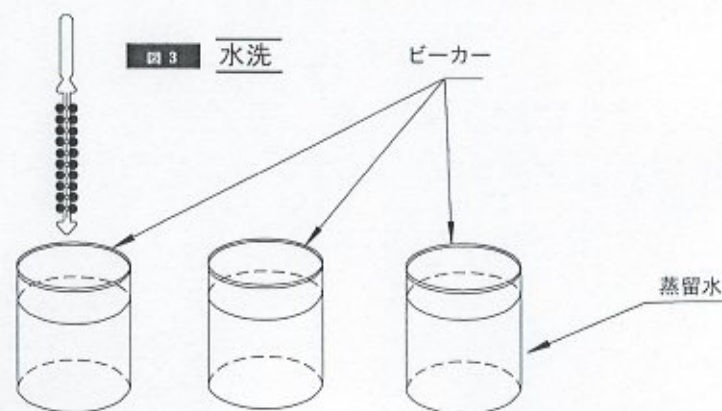


図 3
水洗

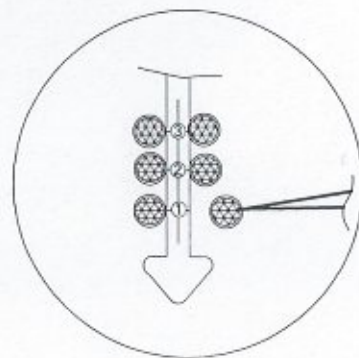


図 4
グリッドの取り外し